

Manuel d'utilisation pour la catégorie « Gestionnaire de stock »

Table des matières

Table des matières.....	1
Avant-propos	2
Page d'accueil	2
Paramétrage du stock	2
Mise en place du stock.....	3
Ajout des fournisseurs	3
Ajout des produits.....	3
Catalogue des produits	4
Approvisionner un produit.....	4
Gestion du stock	5
Déplacement des produits.....	5
Seuil de stock	6
Alerte de stock	6
Date de péremption	6
Export des données	6



Avant-propos

Ce manuel présente les éléments de LabBook accessible à une personne ayant des droits de type « gestionnaire de stock ». Si vous n'accédez à aucune des actions via votre interface, merci de contacter votre administrateur pour que ces droits puissent vous être attribués.

Page d'accueil

The screenshot shows the LabBook interface. At the top, there is a navigation bar with the LabBook logo, icons for 'Paramétrages', 'Qualité', and 'Non conformité', and a user profile for 'Steven STOCK' with a 'Sto' icon and a language dropdown set to 'FR'. Below this is a blue header for 'Liste des stocks'. A search bar labeled 'Rechercher' is present. The search filters include 'Nom', 'Type', 'Conservation', 'Bailleur', and 'Localisation'. Below the filters, it shows 'Nombre total de lignes : 0' and a 'Rechercher' button. A table header is visible with columns: Action, Nom, Nb de paq., Nb par paq., Nb total, Seuil, Type, Conservation, Fournisseur, Localisation. The table content is empty, showing 'Aucune donnée à afficher'. At the bottom, there are several action buttons: 'Retour', 'Export des données', 'Approvisionner un produit', 'Déplacer des produits', 'Catalogue des produits', and 'Nouveau produit'.

En cliquant sur l'icône à côté de votre nom, vous avez la possibilité de vous déconnecter, d'éditer vos informations personnelles et votre mot de passe.

L'élément Select au-dessus de l'icône de votre nom, vous permet de changer la langue de l'interface graphique de votre application.

Cette page d'accueil vous permet aussi d'accéder directement à la liste des stocks.

Le module permet la mise en place du stock et la gestion du stock.

Paramétrage du stock

Accéder à l'onglet Configuration du stockage à partir du menu Paramétrage, vous pouvez ainsi définir le nombre de jours avant avertissement et alerte :

- Nombre de jours avant avertissement = Nombre de jour de différence avec la date d'expiration avant que l'affichage du produit passe en orange clair
- Nombre de jour avant alerte = Nombre de jour de différence avec la date d'expiration avant que l'affichage du produit passe en rose clair

Si vous disposez de plusieurs localisations pour stocker vos produits, ajoutez les en cliquant sur 'Ajouter une localisation'. Une ligne est ainsi créée dans le tableau, renseignez le nom et le numéro puis enregistrez.



Localisation

Action	Nom	Position	Usage
<input type="button" value="Supprimer"/>	Stock principale	1	0
<input type="button" value="Supprimer"/>	Stock secondaire	2	0

Notification ✕
Enregistrement réussi

Mise en place du stock

Ajout des fournisseurs

Créez les fournisseurs en navigant sur le menu « Qualité » puis « Fournisseur ».

Liste des fournisseurs									
Nombre total de lignes : 1									
Premier Précédent 1 Suivant Dernier									
Action	Fournisseur	Nom contact	Prénom contact	Tél.	Mobile	Email	Adresse	Critique	
<input type="button" value="i"/>	Biotech	NDIAYE	Brigitte	339000102	776000102	bndiaye@mail.com	Point E	<input checked="" type="checkbox"/>	

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Pour chaque fournisseur il faut définir son nom, le contact et aussi l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du contact. Ajouter des remarques sur le fournisseur dans le champ commentaire, cocher le champ critique au besoin.

Ajout des produits

Cliquer sur le bouton « **Nouveau produit** », la fiche produit s'ouvre pour vous permettre de saisir les détails du produit :

- Fournisseur : Sélectionner le fournisseur en tapant une partie du nom
- Nom : désignation du produit
- Type : à partir d'une liste prédéfinie personnalisable,
- Quantité par paquet
- Seuil de sécurité
- Référence du produit chez le fournisseur
- Type de conservation du produit
- Date d'expiration : si le champ est défini à Oui, une alerte sera lancée au démarrage du LabBook avant la date de péremption.



L'intérêt de bien définir un seuil de sécurité est de permettre au logiciel de lancer une alerte permettant ainsi au gestionnaire du stock de pouvoir émettre à temps une nouvelle commande pour éviter la rupture en stock de ce produit.

Catalogue des produits

Liste des produits							
Action	Nom	Type	Nbr par paquet	Seuil	Fournisseur	Réf. fournisseur	Conservation
	Pipette 01	Consommables	5	10	BIOTECH	PIP100	T ambiante
	Seringue 01	Consommables	20	80	SOFTLAB	SER10	T ambiante

Nombre total de lignes : 2
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#)

Dans catalogue, vous trouvez les produits ajoutés.

Liste des produits				
Action	Nom	Type	Nbr par paquet	Seuil
	Pipette 01	Consommables	5	10
	Seringue 01	Consommables	20	80

Nombre total de lignes : 2
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#)

Vous pouvez cliquer sur la colonne Action pour éditer ou supprimer une fiche de produit.

Approvisionner un produit

Pour approvisionner un produit, il faut définir la quantité reçue, la date à laquelle le produit est reçu, la date de péremption, la localisation (une liste déroulante est proposée si vous avez au préalable ajouté vos localisations), le numéro de lot et le prix auquel le produit a été acheté. Renseigner le champ bailleur s'il s'agit d'un don reçu d'un partenaire. Les articles approvisionnés

Liste des stocks									
Rechercher									
Nom	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>	Conservation	<input type="text"/>	Bailleur	<input type="text"/>	Localisation	<input type="text"/>
Nombre total de lignes : 2 Premier Précédent 1 Suivant Dernier									
Action	Nom	Nb de paq.	Nb par paq.	Nb total	Seuil	Type	Conservation	Fournisseur	Localisation
	Pipette	25	1	25		Consommables	2 - 8°C	Biotech	Stock principale
	Seringue	10	1	10		Consommables	T ambiante	Biotech	Stock principale

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Approvisionner un produit](#) [Déplacer des produits](#) [Catalogue des produits](#) [Nouveau produit](#)



sont listés sur la page « Liste des stocks ».

Gestion du stock

Après la mise en place du stock, la gestion des stocks se fait à travers des fonctions accessibles à partir de la colonne Action des lignes de stock des produits :

Action	Nom	Nb de paq.	Nb par paq.	Nb total
	Pipette 01	0	5	0
	Seringue 01	4	20	80

- Détails du stock
- Historique de ce produit
- Editer la fiche produit
- Supprimer la fiche produit

Il s'agit de :

Détails du stock : Permet de visualiser les différents lots mais aussi d'indiquer les quantités utilisées.



Historique du produit : Permet de consulter les différents mouvements de stock, les entrées et les sorties mais aussi d'annuler une entrée ou sortie de produits.

Édition de la fiche produit : Permet d'éditer à tout moment la fiche produit.

Supprimer la fiche produit : Permet de supprimer la fiche du produit.

Déplacement des produits

Déplacer vos produits d'un lieu de stock à un autre en accédant à la page « Déplacer des produits » depuis le bouton « Déplacer des produits » accessible sur la page d'accueil.

Nom	Date de réception	Nombre de paquet	Localisation	Nombre de paquet à déplacer	Destination
Pipette	2024-08-13 20:54	25	Stock principale	<input type="text" value="25"/>	Stock principale 
Seringue	2024-08-13 20:53	10	Stock principale	<input type="text" value="10"/>	Stock secondaire 

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Enregistrer](#)

Les produits et leurs quantités respectives sont rappelées. Indiquer la quantité à déplacer dans les champs « Nombre de paquet à déplacer » ainsi que la destination puis enregistrer. La quantité indiquée sera déduite du stock d'origine et placée à la destination.



Seuil de stock



L'icône seuil de stock apparaît dans la colonne Seuil lorsque les quantités retirées du produit atteignent le seuil de sécurité initialement défini lors de la création du produit.

Alerte de stock



Lorsque toutes les quantités du produit sont retirées du stock, l'icône de sécurité est remplacée par une icône d'alerte signalant la rupture du produit dans le stock.

Date de péremption

L'indication de périmé d'un produit dans le stock apparaît lorsque la date de péremption est inférieure à la date du jour. Sur la page stock général la ligne du produit concerné est colorée en rouge.

Action	Nom	Nb de paq.	Nb par paq.	Nb total
 ▼	Liquide A	5	10	50

Export des données

Il est possible d'exporter les données au stock en cliquant sur le bouton « Export des données » accessible sur la page « Liste des stocks »,

- Export du tableau : exporte le contenu du tableau liste des stocks
- Export des produits : exporte toutes les fiches des produits ajoutés
- Export des approvisionnements : quantités des produits approvisionnés
- Export des usages : quantités des produits sortis du stock

